

# Lag leppepomade

Å lage leppepomade er et forsøk som passer både i grunnskolen og i videregående skole. Vår pakke inneholder kjemikalier til å lage 100 leppepomader á ca. 5 ml og 36 hylser. Hylser kan bestilles separat.

Anbefalt Utstyr:			
Varenr.:	Navn:	Antall	Pris (NOK)
206190	Leppepomadesett med 36 hylser, 36 elever	1	550,-
Pakken inkluderer : <ul style="list-style-type: none"><li>• Plastbeger ca. 150 ml, 36 stk</li><li>• Isoporbeger 200 ml, 36 stk</li><li>• Parafinvoks, perler/flak 250 g (varenr.: 206257)</li><li>• Aroma/smak, 10 ml</li><li>• Dråpeteller, pk a 100stk (varenr.:202026)</li><li>• Rørepinne 50 stk.</li><li>• Hylse 36 stk. (varenr.: 202113)</li></ul>			
<b>Delfiafett eller Flott kokosfett kjøpes lokalt på grunn av kort holdbarhet.</b>			
Anbefalt tilleggsutstyr: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vekt 1000g/0,1 g (varenr.: 806025)</li><li>• Vernebriller (varenr.: 204000)</li></ul>			



# Lag leppepomade

## Utførelse

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vei inn 4,0 gram parafinvoks direkte i plastbegeret</li><li>• Vei inn 4,0 gram kokosfett direkte i plastbegeret</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kok opp vann og fyll isoporbegeret halvfullt med kokende vann for å lage et enkelt vannbad</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sett plastbegeret i vannbadet</li><li>• Rør forsiktig i blandingen med rørepinne til alt er smeltet og godt blandet.</li><li>• Tilsett en dråpe aroma og rør godt</li></ul> <p>Tilsett deretter 2 ml konditorfarge (og rør godt) hvis dere ønsker en svak farge på pomaden</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bruk en dråpeteller og overfør raskt blandingen til leppepomadehylsteret til det er fullt</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når massen stivner, vil det dannes en fordypning i toppen hvor du kan overføre mer av blandingen – det anbefales å varme opp gjenværende blanding før etterfylling</li></ul>